

SR0610 BCYE-Cys 生长添加剂使用说明书

用 途:

添加到军团菌培养基基础(026071)中, 制成 BCYE-Cys 平板。

成 份:

ACES 缓冲剂	0.5g
氢氧化钾	0.14g
焦磷酸铁	0.0125g
α -酮戊二酸	0.05g

使用方法:

1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法: 取 2 支 BCYE-Cys 生长添加剂(SR0610) (分别用 5ml 去离子水溶解)添加于 90ml 已灭菌的冷却 50℃左右时军团菌培养基基础(026071)中, 混匀, 倾注无菌平板, 制成 BCYE-Cys 平板。

3、注意事项: 本配套试剂由于含有焦磷酸铁, 在储存过程中冻干粉可能出现淡红色-灰色色泽, 属正常现象, 不影响使用。

贮 存: 2~8℃

规 格: 10 支/盒

有 效 期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com